

1. A készlet és egy HPLC kolonna



2. A tartó (SecurityGuard™ Holder) szétszerelése



3. A tartó szétszerelt állapotban



4. A védőkolonna behelyezése



5. A védőkolonna megfelelő pozícióban a helyére került




6. A tartó lezárása kézi erővel




7. A tartó lezárása kézi erővel




8. A kézi erővel lezárt SecurityGuard™ előtétrendszer

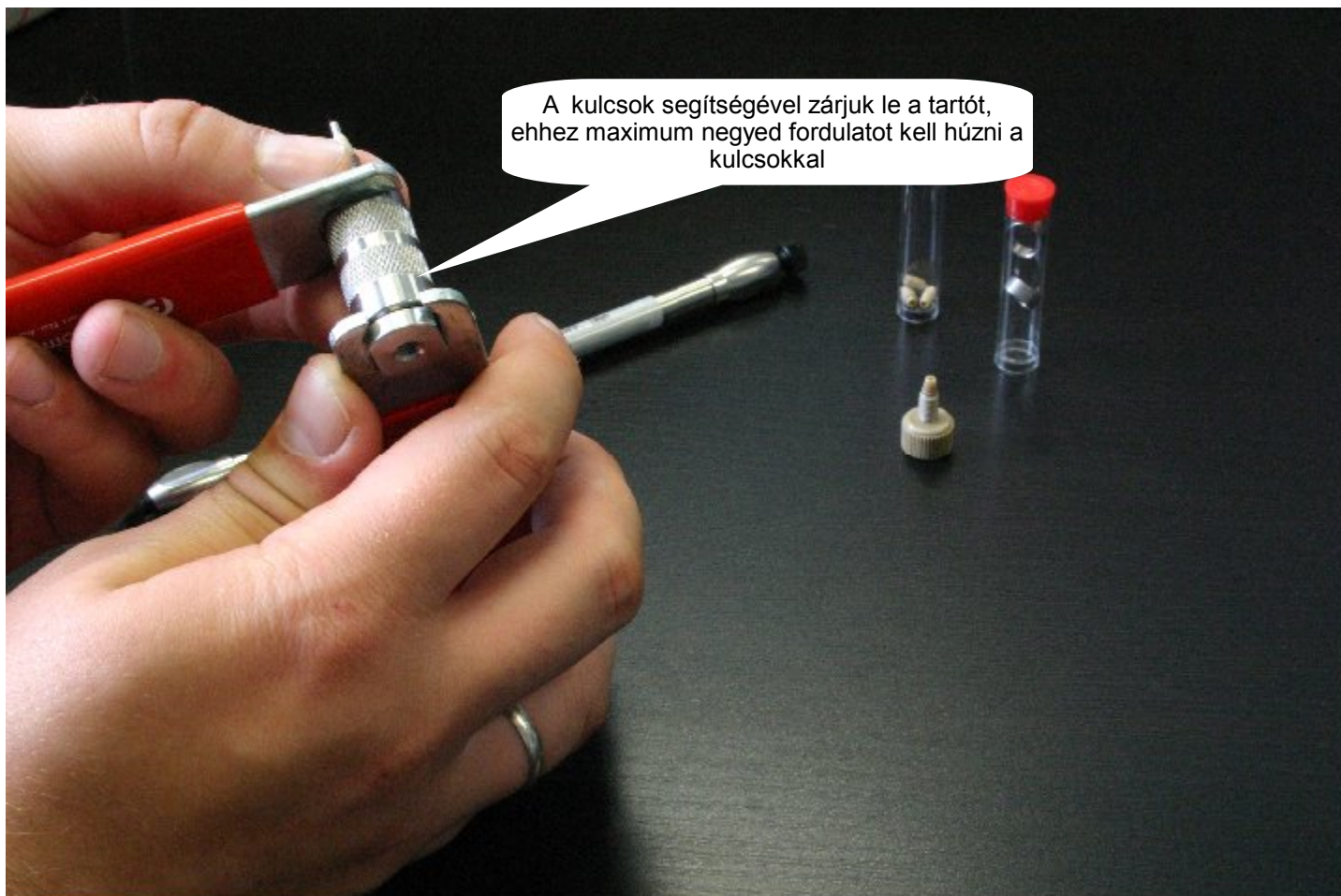

9. A SecurityGuard™ lezárása a kulcs segítségével

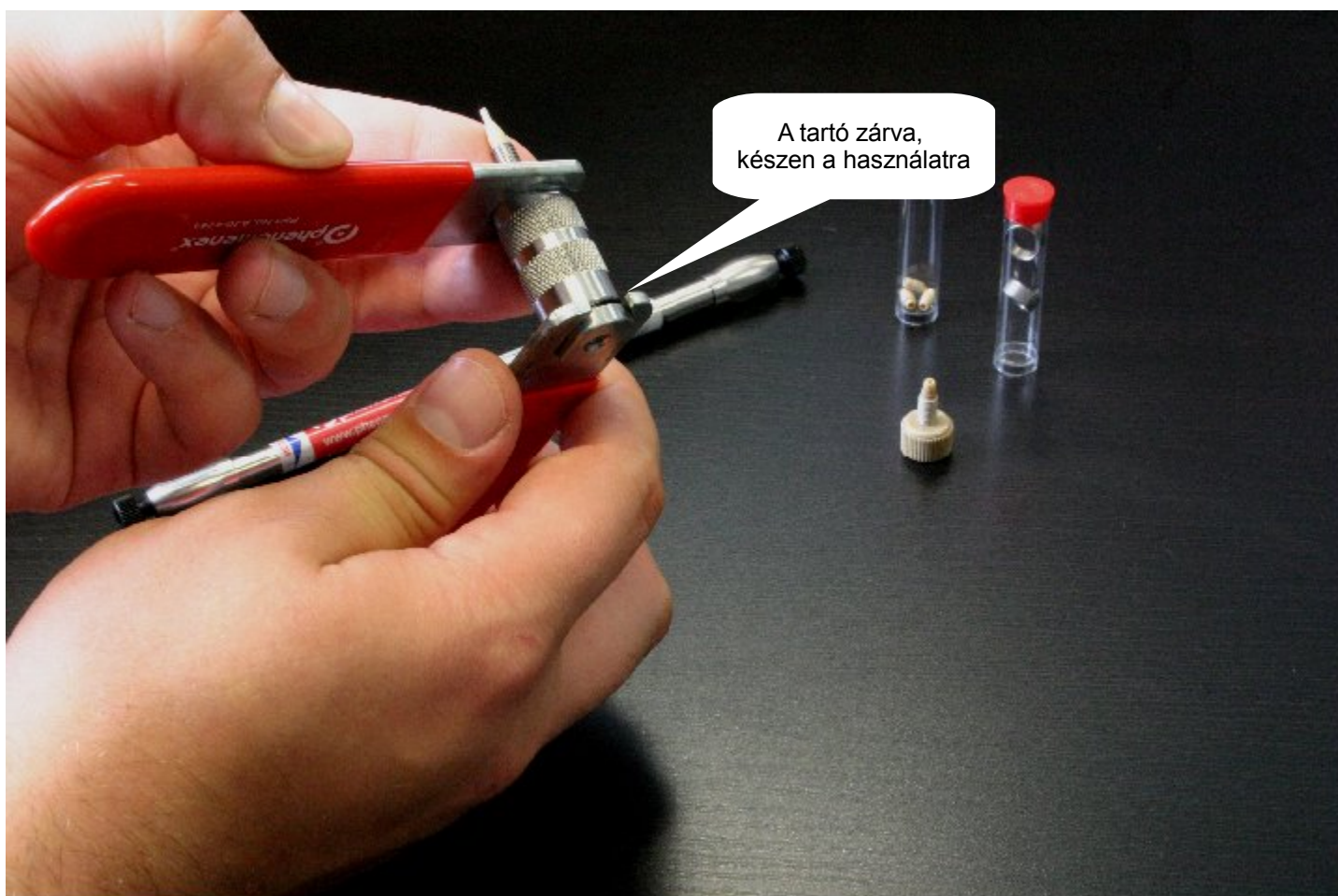

10. A SecurityGuard™ lezárása a kulcs segítségével

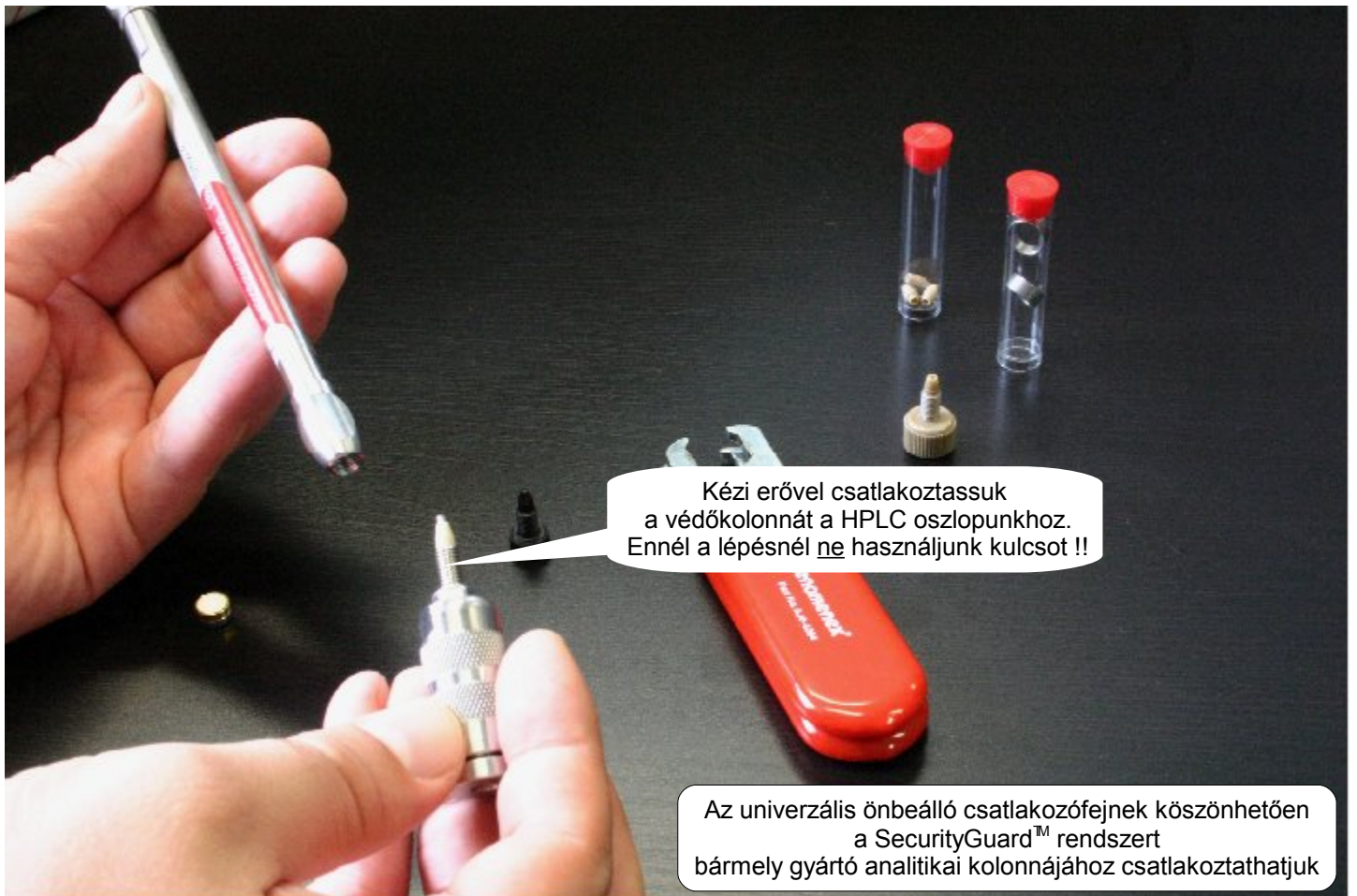

11. A szerelt védőkolonna rendszer csatlakoztatása a HPLC kolonnához



12. A szereléssel végeztünk.